

培养箱安全卫士（250×）

【货号】 BC-BA02

【规格】 100mL

【保存】 10~30°C，避光保存 2 年。

【产品简介】

本品用于培养箱水盘、空间及角落处真菌和细菌的消毒，可有效防止微生物的污染，从而减少由于细胞污染带来的人力、财力、物力、时间等方面的浪费。

【使用方法】

- 1、将培养箱水盘内水体清理干净，并用 75%酒精将内壁擦拭干净。
- 2、按照 1:250 配制工作液，加入到培养箱水盘内，7~10 天更换清理一次。
- 3、培养箱环境消毒：移除细胞培养箱内细胞后，直接喷洒适量液体于细胞培养箱的隔板、内壁表面；也可倒出少许，用脱脂棉球/纱布浸泡后擦拭使用。
- 4、建议 1~2 周处理一次，配合水浴锅安全卫士使用效果更佳；遇到污染爆发时期，如梅雨季节等，可适当增加用量和频率。

【注意事项】

- 1、若本品与皮肤、眼睛接触，应立即用大量的清水冲洗，不要延误，必要时应立即就医。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。